

AMONYUM TEST KİTİ

SUDA AMONYUM TESTİ

(Duyarlılık 0,5-10 ppm NH₄)

1. Test tüpü test edilecek su ile birkaç kere çalkalanır.
2. Test tüpünün 2,5 ml işaret çizgisine kadar numune su ile doldurulur.
3. Test Tüpünün 5 ml çizgisine kadar Amonyum A-2N Bazik İndikatör ile tamamlanır. Tüpün kapağı kapatılıp 10 dakika kuvvetle çalkalanır.
4. Test tüpüne 3 damla **Amonyum-B İndikatörü** damlatılır,3 damla da **Amonyum-C İndikatörü** damlatılır.
5. Test tüpünün kapağı kapatılır ve kuvvetlice çalkalanır.
6. Oluşan renk, renk eşeli ile karşılaştırılır. Benzer renk Amonyum miktarını ppm(mg/l) biriminden gösterilir.

Bilgi: N= NH₄ x 0,77