

DEMİR TESTİ

(Duyarlılık 0,5 ila 10 mg / l (ppm) Fe)

1. Test t p n  test edilecek suyla durulayın ve 5 ml iŐaretli yere kadar doldurun.
2. 5 damla Toplam Demir G stergesi ekleyin, test t p n  kapatın ve yavaŐa sallayın.
3. 3-5 dakika sonra, mg / l (ppm) cinsinden toplam demir konsantrasyonunu belirlemek i in kırmızımsı rengi renk referans tablosuyla karŐılaŐtırın
4. Renk karŐılaŐtırması 20 dakika i inde tamamlanmalıdır.