

FOSFAT TESTİ

Fosfat (Duyarlık 0,5 – 30 mg/l (ppm) PO_4^{-3}) Metodu :

- 1) Test tüpü, test edilecek su ile birkaç kere çalkalanır.
- 2) Test tüpü, 5 ml. işaretli çizgiye kadar test edilecek su ile doldurulur.
- 3) $PO_4 - A$ indikatöründen 2 damla damlatıp 10 saniye çalkalanır. Daha sonra 2 damla $PO_4 - B$ indikatöründen damlatılır.
- 4) Test tüpünün kapağı kapatılır ve iyice çalkalanır.
- 5) 1- 2 dakikada beliren renk, renk eşeli ile karşılaştırılır. En yakın renk mg/l olarak sudaki ortofosfat değerini verir. Renk karşılaştırması 5 dakika içinde yapılmalıdır.